

BlueSlick™

Cat. No. 42500

Produktbeschreibung:

Allgemein	Ungiftige Alternative zu Silan-Beschichtungen
Applikation	BlueSlick™ bildet auf Glasoberflächen eine hydrophobe Beschichtung zum Schutz gegen Gelanhaftung.
Lagerung	Bei +15 °C – +30 °C lagern.

Gebrauchsanleitung:

1. Die Glasplatten reinigen und von Fett befreien. Bei vorhergehender Beschichtung mit Silanen muss die Oberfläche vor der Anwendung mit BlueSlick™ intensiv gereinigt werden.

2. 4 Sprühdosen (je ca. 0,7 ml) des BlueSlick™ mit einem Abstand von 15 cm - 20 cm auf eine Glasplatte mit 20 cm x 40 cm aufsprühen. Trocknen lassen und mit einem faserfreien Tuch säubern. Bis zur weiteren Verwendung lagern.

3. Die BlueSlick™-Beschichtung haftet für 3 - 4 Elektrophorese-Anwendungen.