

# Produkt des Monats

Jetzt **20%** Rabatt\* sichern!

**SERVA**  
Electrophoresis



April


\*Gültig für alle SERVA-Kunden innerhalb der EU. Außerhalb Deutschlands und Österreichs ausschließlich Bestellungen über Online-Shop möglich.  
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten, Aktionen usw.

## Protein-freies Blockierungsreagenz für ELISA & Western Blot - BlueBlock PF (10x)



### BlueBlock PF

Um ein gutes Signal-zu-Hintergrund-Verhältnis zu erreichen, ist es wichtig bei ELISA und Western Blot unspezifische Antikörper-Bindungsstellen zu blockieren.

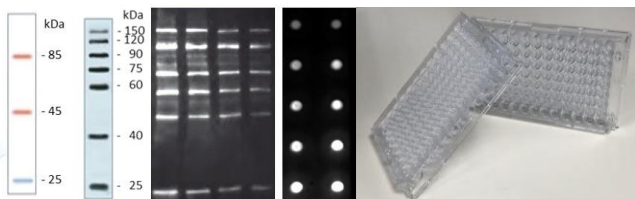

Proteinhaltige Blockierungs-Lösungen, z. B. Magermilchpulver-, BSA- oder Casein-Lösungen, können neben unspezifischen Antikörper-Bindungsstellen auch spezifische Bindungsstellen (Epitope) maskieren.

Mit BlueBlock PF (proteinfrei, polymerbasiert) werden unspezifische Bindungen blockiert, spezifische Bindungsstellen hingegen bleiben erhalten, wodurch sich die Signalstärke erhöht.

Geeignet für Chemilumineszenz- und kolorimetrische Detektionssysteme.

### Anwendung

	Western Blot	ELISA
<b>Verdünnung</b>	Konzentrat mit dest. Wasser auf 1x verdünnen, z. B. 10 ml BlueBlock PF + 90 ml dH <sub>2</sub> O Gut mischen	
<b>Blockierung</b>		1 h Inkubation mit 1x BlueBlock PF bei Raumtemperatur (RT) auf Schüttler Optional: Bei + 2 °C bis + 8 °C über Nacht
<b>1. AK-Inkubation</b>		Antikörper (AK) in 1x BlueBlock PF verdünnen 1 h bei RT auf Schüttler
<b>Waschen</b>		3 x 5 min mit PBS-T oder TBS-T
<b>2. AK-Inkubation</b>		AK in 1x BlueBlock PF verdünnen 1 h bei RT auf Schüttler
<b>Waschen</b>		3 x 5 min mit PBS-T oder TBS-T
<b>Detektion</b>		Nachweis entsprechend dem verwendeten Enzym-Substrat-System

### Bestellinformationen

Produkt	Kat.-Nr.	Menge	Preis	Aktionspreis*
BlueBlock PF (10x) for Blotting & ELISA	42591.01	250 ml	41,00 €	32,80 €
	42591.02	1 L	128,00 €	102,40 €

\* Die Aktionspreise sind gültig bis 30. April 2019.

Kontakt für weitere Produktinformationen:

Dr. Judith Koch

Tel.: +49 6221 13840-44

E-Mail: Tech.Service@serva.de

SERVA Electrophoresis GmbH  
Carl-Benz-Str. 7  
D-69115 Heidelberg • Germany  
www.serva.de